



**Le matériel nécessaire**

- la fiole jaugée ;
- une pissette d'eau distillée ;
- un bécher d'eau distillée ;
- une pipette souple.

**Première étape du remplissage**

Remplissez la fiole avec la pissette d'eau jusqu'à la moitié du col de la fiole jaugée.

**Attention ! La fiole doit toujours être tenue par l'autre main !**




**Deuxième étape du remplissage**

Comme le niveau du liquide monte très vite dans le col, il est préférable d'utiliser une pipette souple pour arriver au niveau du ménisque.

**Attention !!!**

Dans le cas d'un solide à dissoudre, pensez à boucher et agiter la fiole avant d'ajuster pour éviter toute variation de volume due à sa disparition.

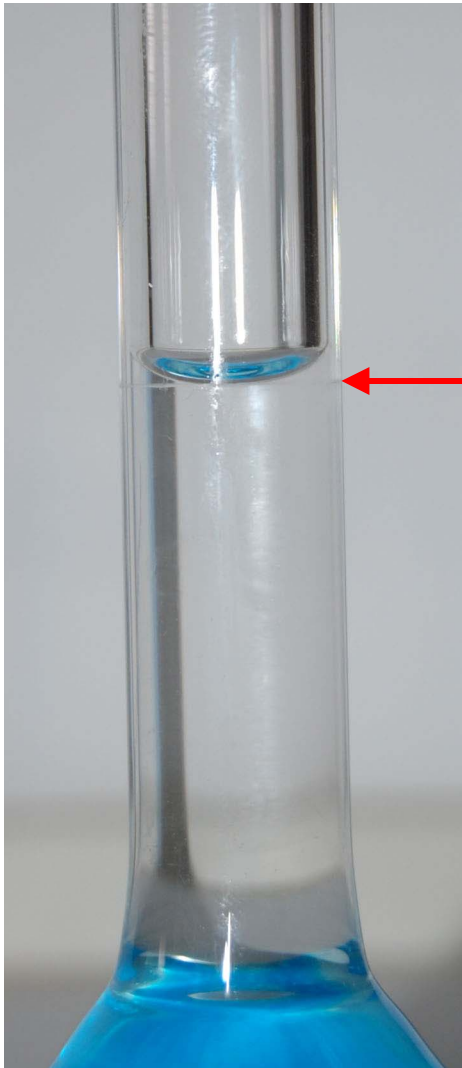

**Attention !!!**

**La fiole doit être posée sur un plan horizontal**

**Regard**

**Troisième étape : ajuster**

**Placez les yeux face au trait de jauge en vous baissant sur vos genoux et ajustez le niveau de telle façon que le bas du ménisque soit sur le trait de jauge.**

**Quatrième étape : homogénéiser**

Bouchez la fiole et agitez en maintenant le bouchon.

